



无菌均质器

LAB BLENDERS



安全



无污染



宁波新芝生物科技股份有限公司
NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD

产品说明

无菌均质器,又称拍打式/拍击式匀浆器,可以使从固体样品中提取目标物质的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中(最大可处理样品量达400ml),然后将样品袋放入拍击式均质器中即可完成样品的处理。产品被广泛应用于食品药品、动物组织、生物样品的微生物检测,用户广泛分布于医院、疾控、商检、质检、环境、化妆品及畜牧兽医系统。

工作原理

将原始样本(块状、固体状、叶片状、粉末状等)进行简单的剪切处理后,与相应稀释液或溶剂一并放入无菌均质袋中,通过无菌均质器(即拍打式均质器)的锤击板反复在样品袋上锤击,产生压力,引起振荡,加速混和,从而使溶液中微生物成分处于均匀分布状态,适用于脑、肾、肝、脾等组织及微生物的均质处理。

产品特点

	过程直观 玻璃透明窗口直观观察均质过程		适用范围广 样品处理量从3ml~400ml, 可满足不同客户需求
	参数灵活 均质时间、次数灵活可调		样本零污染 样品和机器不直接接触, 细菌不受破坏, 避免交叉感染
	智能存储 10组参数保存, 方便用户调用		快速清洁 密封防止溢液系统加一次性耗材, 无需洗刷器皿

应用领域

	生物工程 动植物组织(肝、肠、胃等)匀浆处理		食品工业 肉、鱼、蔬菜、水果、饼干等均质处理		临床医学 肿瘤组织的大量单细胞获取 药品微生物学等
--	----------------------------------	---	----------------------------------	---	-------------------------------------

技术参数

型号	SCIENTZ-02	SCIENTZ-04	SCIENTZ-09	SCIENTZ-11
操作方式	5英寸触摸屏	5英寸触摸屏	5英寸触摸屏+按键	5英寸触摸屏+按键
定时时间	0-8小时	30、180、600s或∞	0-8小时	0-8小时
拍击速度	3~12次/秒(以0.1次秒步进)	6-9次/秒	3~12次/秒(以0.1次秒步进)	3~12次/秒(以0.1次秒步进)
紫外消毒	无	无	无	有
温控	无	无	无	室温-50°C可设定
存储参数	10组	无	10组	10组
漏液保护	无	有	有	有
外部行程调节	0-20mm	0-20mm	0-20mm	0-20mm
快拆拍击板	有	有	有	有
有效容积	3-400ml	3-400ml	3-400ml	3-400ml
最大功率	150W	150W	150W	300W
外形尺寸	L430*W245*H280	L430*W245*H280	L430*W245*H280	L430*W245*H280
电源	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz